



# J. Jimeno


suministros de laboratorio

C/ Vazquez de Menchaca, Nº1. Nave 12. Políg. de Argales. 47008 Valladolid.  
Tels.: 983 202 342 \* 983 202 599. Fax: 983 307 570  
[www.jjimeno.com](http://www.jjimeno.com) - [jjimeno@jjimeno.com](mailto:jjimeno@jjimeno.com)

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS

## Contam Swab Listeria

Para *screening* de Listeria en superficies

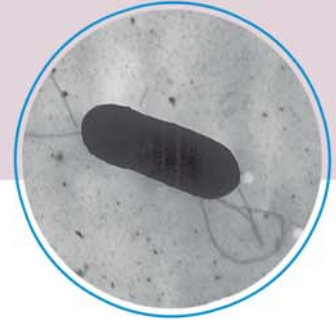

Test microbiológico con medio de cultivo selectivo para el *screening* de *Listeria* spp. directamente en superficies.

Un método rápido, fiable y simple

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Cambio de color nítido



- ✓ No necesita reactivos adicionales
- ✓ Rápido: resultados en 18/24 horas
- ✓ Límite de detección 10 UFC/mL

Mejorando la calidad y la productividad en su trabajo

# CONTAM SWAB

la gama completa para muestreo microbiológico de superficies

## Resultados

### CONTAM SWAB CONTAMINATION



### CONTAM SWAB E. COLI/COLIFORMES



### CONTAM SWAB LISTERIA



### CONTAM SWAB SALMONELLA



Referencias disponibles:

DESCRIPCIÓN	ENVASE	REFERENCIA
CONTAM SWAB CONTAMINATION	30 tests	2360086100
CONTAM SWAB E. COLI/COLIFORMES	30 tests	2360086101
CONTAM SWAB LISTERIA	30 tests	2360086102
CONTAM SWAB SALMONELLA	30 tests	2360086103

## Procedimiento del Test

1



- Abra el envase que contiene el hisopo estéril
- Sumergir el hisopo en una solución fisiológica estéril
- Apretar el hisopo contra la pared del tubo para eliminar el exceso de líquido

2



- Tomar la muestra según su protocolo de muestreo

3



- Inserte el hisopo en el tubo que contiene el medio de cultivo y ciérrelo
- Incubar a 37°C durante 18-24 horas e interpretar resultados